

# M5 HiPure PCA 培养基(平板计数琼脂)

## 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPure PCA 培养基(平板计数琼脂)	250g	MF817-01

**【储存条件】** 室温 干燥

**【产品简介】** Plate Count Agar, 用于菌落总数测定。

**【配制方法】**

称取本品 23.5 克，加入 1000ml 蒸馏水中，加热煮沸溶解，分装，121°C 高压灭菌 15 分钟备用。

成分(g/L)

胰蛋白胨.....5g

酵母浸膏粉.....2.5g

葡萄糖.....1g

琼脂.....15g



**【注意事项】**

本品灭菌后应在无菌环境下操作

本品出现结块请勿使用

**【备注】**

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。