

M5 Hiper “祛黑灵” 黑胶虫预防剂（1000x，高浓度） 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Hiper “祛黑灵” 黑胶虫预防剂（1000x，高浓度）	500ul	MF960-01

【储存条件】 4°C ~ -20°C，12 个月。

【产品简介】

“祛黑灵”黑胶虫预防剂，主要用于预防和抑制细胞、血清、培养基中的黑胶虫，同时对常见的细菌也有一定的抑制作用。在细胞培养的时候，有时会在 400 倍显微镜下看到小黑点在动，小黑点有时呈点状，有时呈小的片状，运动形式为在原地振动（类似布朗运动），这就是黑胶虫。其主要成分为抗菌素，对黑胶虫的污染可以得到有效的预防和控制，为防止污染和抢救有价值的细胞提供帮助，节约人力物力、减少不必要的经费支出和保证科研工作的顺利进行。

【主要成分】 抗菌素



【使用方法】

1. 处理时，建议保持细胞密度在 50~60%；
2. 推荐的稀释比例为 1:1000，例如：10mL 培养基加入 10 μ L 的“祛黑灵”黑胶虫预防剂；
3. 建议根据细胞的增殖周期不同，每 2-3 天处理一次，长期使用，用以预防细胞出现黑胶虫污染。

【注意事项】

1. 本品主要成分为抗菌素复合物，需现配现用；
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。