

# M5 HiPure pBADk 表达载体 vector, 阿拉伯糖诱导启动子, 严紧控制表达 使用说明书


Product	Unit	Cat.#
M5 HiPure pBADk 表达载体 vector	10 µl(20ng/µl)	MFV01016-01

**产品保存:** -20°C保存

**产品简介:** 通用表达载体, 阿拉伯糖 (araBAD) 启动子, 启动子强度弱于 Tac 启动子, 但强于 lac 启动子, 可以用低浓度阿拉伯糖作为诱导剂, 避免使用 IPTG。卡那霉素抗性。

**产品成分:** 10 mM Tris (pH8.0)

**载体图谱及序列信息:**

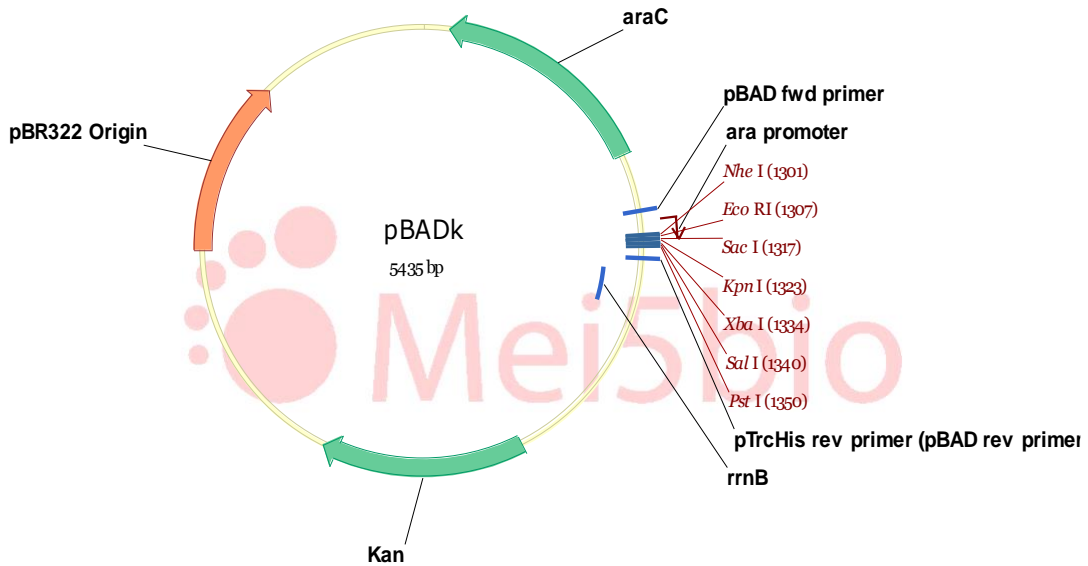

LOCUS	pBADk	5435 bp	DNA	circular SYN 17-NOV-2016
FEATURES	Location/Qualifiers			
source	1..5435 /organism="synthetic construct" /mol_type="other DNA" /db_xref="taxon:32630" /lab_host="Escherichia coli" /plasmid="pBAD24" /vntifkey="98"			
gene	96..974 /gene="araC" /vntifkey="60"			
mRNA	complement(96..974) /gene="araC" /vntifkey="54" /label=araC			
rep_origin	4066..4763 /vntifkey="33"			

```

        /label=pBR322\Origin
        /note="pBR322 origin"
promoter    1248..1277
            /vntifkey="30"
            /label=ara\promoter
misc_feature 1208..1227
            /vntifkey="21"
            /label=pBAD\fwd\primer
misc_feature complement(1395..1412)
            /vntifkey="21"
            /label=pTrcHis\rev\primer\pBAD\rev\primer
terminator  1445..1602
            /vntifkey="43"
            /label=rrnB
misc_feature 2310..3122
            /vntifkey="21"
            /label=Kan
    
```

BASE COUNT    1337 a        1379 c        1338 g        1381 t

ORIGIN

```

1 atcgatgcat aatgtgcctg tcaaatggac gaagcaggga ttctgcaaac cctatgctac
61 tccgtcaagc cgtcaattg ctgattcgtt accaattatg acaacttgac ggctacatca
121 ttactttttt cttcacaacc ggcacggaac tcgctcgggc tggccccggg gcatttttta
181 aatacccgcg agaataagag ttgatcgta aaaccaacat tgcgaccgac ggtggcgata
241 ggcacccggg tgggtgctca aagcagcttc gcctggctga tacgttggtc ctgcgccag
301 ctaaagacgc taatccctaa ctgctggcgg aaaagatgtg acagacgca cggcgacaag
361 caaacatgct gtgcgacgtc ggcgatata caattgtgt ctgccaggtg atcgtgatg
421 tactgacaag cctcgcgtac ccgattacc atcgggtgat ggagcgactc gtaatcgtc
481 tccatgcgcc gcagtaacaa ttgctcaagc agatttatc ccagcagctc cgaatagcgc
541 ccttcccctt gcccggcgtt aatgatttc ccaaacaggt cgtgaaatg cggctgggtc
601 gcttcatccg ggcgaaagaa ccccgattg gcaaatattg acggccagt aagccattca
661 tgccagtagg cgcgccgacg aaagtaaacc cactggtgat accattcgcg agcctccgga
721 tgacgaccgt atgatgatga ctctcctggc gggaacagca aaatatcacc cggtcggcaa
781 acaaattctc gtcctgatt ttaccacc cctgaccgc gaatggtgag atfgagaata
841 taaccttca tcccagcgg tcggtcgata aaaaaatcga gataaccgtt ggcctcaatc
901 ggcgttaaac ccgccaccag atgggcatta aacgagtatc ccggcagcag gggatcattt
961 tgcgttcag ccaactttt cactctccg ccattcagag aagaaccaa ttgccatat
1021 tgcacagac attgccgta ctgcgtttt tactggctct tctcgtaac caaacggta
1081 acccggctta ttaaagcat tctgtaaaa agcgggacca aagccatgac aaaaacgcgt
1141 aacaaaagtg tctataatca cggcagaaaa gtccacattg attatttga cggcgtcaca
1201 ctttctatg ccatagcatt ttatccata agattagcgg atcctacctg acgcttttta
1261 tcgcaactc tactgtttc tccataccg ttttttggg ctagcgaatt cgagctcggg
1321 acccggggat cctctagagt cgacctgcag gcatgcaagc ttggctgtt tggcggatga
1381 gagaagattt tcagcctgat acagattaaa tcagaacgca gaagcggctc gataaaacag
1441 aatttgctg gcggcagtag cgcggtggtc ccacctgacc ccatgccgaa ctcagaagtg
1501 aaacgccgta gcgccgatgg tagtgtgggg tctcccctg cgagagtagg gaactgccag
1561 gcatcaata aaacgaagg ctacgtcga agactgggcc ttctgttta tctgtgttt
1621 gtcggtgaac gctctctga gtaggacaaa tccgccggga gcggattga acgttgcgaa
1681 gcaacggccc ggagggtggc gggcaggacg cccgccataa actgccaggc atcaaatata
1741 gcagaaggcc atcctgacgg atggccttt tgcgtttta caaactttt tgtttattt
1801 tctaaatata tcaaatatg tatccgctca tgagacaata acctgataa atgcttcaat
1861 aatattgaaa aaggaagagt atgagtatc aacattccg tctgcctt atccctttt
1921 ttgcggcatt ttgccttct gttttgctc accagaaac gctggtgaaa gtaaaagatg
1981 ctgaagatca gttgggtgca cgagtgggtt acatcgaact ggatctcaac agcggtaaga
2041 tctttagag ttttcgccc gaagaacgtt ttcaatgat gagactttt aaagtctgc
2101 tatgtggcgc ggtattatcc cgtgttgac cggggcaaga gcaactcgt cgccgcatac
    
```

2161 actattctca gaatgacttg gttgagtggg ggggggggga aagccacgtt gtgtctcaa  
2221 atctctgatg ttacattgca caagataaaa atatatcatc atgaacaata aaactgtctg  
2281 cttacataaa cagtaataca aggggtgta tgagccatat tcaacgggaa acgtcttgct  
2341 cgaggccgcg attaaattcc aacatggatg ctgatttata tgggtataaa tgggctcgcg  
2401 ataattgcgg gcaatcaggt gcgacaatct atcgattgta tgggaagccc gatgcgccag  
2461 agttgttctt gaaacatggc aaaggtagcg ttccaatga tttacagat gagatggtea  
2521 gactaaactg gctgacggaa tttatgcctc ttccgacct caagcatttt atccgtactc  
2581 ctgatgatgc atggttactc accactgcga tccccgggaa aacagcattc atggtattag  
2641 aagaataatc tgattcaggt gaaaatattg ttgatgcgct ggcagtgctc ctgcgccggt  
2701 tgcattcgat tctgtttgt aattgtcctt ttaacagcga tcgctgattt cgtctcgtc  
2761 aggcgcaatc acgaatgaat aacggtttgg ttgatgcgag tgattttgat gacgagcga  
2821 atggctggcc tgttgaacaa gtctgaaaag aatgcataa gcttttgcca ttctaccgg  
2881 attcagtcgt cactcatggt gatttctcac ttgataacct tattttgac gaggggaaat  
2941 taataggttg tattgatgtt ggacgagtcg gaatgcaga ccgataccag gatcttgcca  
3001 tcctatggaa ctgcctcggg gagttttctc ctctattaca gaaacggctt ttcaaaaat  
3061 atggtattga taactctgat atgaataaat tgcagtttca tttgatgctc gatgagttt  
3121 tctaatacga attggttaat tggttgtaac actggcagag cattacgctg actgacggg  
3181 acggcggcctt tgttgaataa atcgaacttt tctgagattg aaggatcaga tcacgcatc  
3241 tccccacaac gcagaccgtt ccgtggcaaa gcaaaagttc aaaatcacca actggtccac  
3301 ctacaacaaa gctctcatca accgtggctc cctcacttc tggctggatg atggggcga  
3361 tcaggcctgg tatgagtcag caacacctc ttacagaggc agacctcagc gcccccccc  
3421 cctctcgggt atcattgcag cactggggcc agatgtaag cctcccga tcgtagttat  
3481 ctacacgacg gggagtcagg caactatgga tgacgaatag acagatcgtc gagatagggt  
3541 cctcactgat taagcattgg taactgtcag accaagtta ctcatatata ctttagattg  
3601 atttacgcgc cctgtagcgg cgcattaagc gcggcgggtg tgggtgttac gcgacgcgtg  
3661 accgctacac ttgccagcgc ctagcgccc gctccttctg ctttctccc ttctttctc  
3721 gccacgttct ccgcttccc ccgtcaagct ctaaatcggg ggctcccctt agggttccga  
3781 tttagtctt tacggcactc cgacccaaa aaacttgatt tgggtgatgg ttacgtagt  
3841 gggccatcgc cctgatagac ggttttctgc ctttgactg tggagtcac gttcttfaat  
3901 agtggactct ttttccaaac tgaacaaca ctcaacccta tctcgggcta ttttttggat  
3961 ttataaggga ttttccgat ttcggcctat tggttaaaa atgagctgat ttaacaaaa  
4021 ttaacgcga attttaacaa aatattaacg ttacaattt aaaaggatct aggtgaagat  
4081 ccttttggat aatctcatga ccaaaatccc ttaactgtag tttctgtcc actgagcgtc  
4141 agaccctgta gaaaagatca aaggatctt ttgagatcct tttttctgc gcgtaactc  
4201 ctgcttgcaa acaaaaaaac caccgtacc agcgggtggt tttttgccg atcaagact  
4261 accaactctt ttccgaagg taactggctt cagcagagcg cagatacaca atactgtcct  
4321 tctagttag ccgtagttag gccaccactt caagaactct gtagcaccgc ctacatacct  
4381 cgctctgata atctgttac cagtggctgc tggcagtggc gataagtcgt gtcttaccgg  
4441 gttgactca agacgatagt taccggataa ggcgacgagg tgggctgaa cgggggggtc  
4501 gtgcacacag cccagcttgg agcgaacgac ctacaccgaa ctgagatacc tacagcgtga  
4561 gctatgagaa agcggcacgc ttcccgaagg gagaaggcg gacaggtatc cggtaaagcg  
4621 cagggtcggg acaggagagc gcacgagggg gcttccaggg gaaacgcct ggtatcttta  
4681 tagtctctgc ggtttctgcc acctctgact tgagcgtcga tttttgtgat gctcgtcagg  
4741 ggggcgggagc ctatgaaaa acgccagcaa cgcggccttt ttacggfctc tggcctttt  
4801 ctggcctttt gctcatatgt tcttctctgc gttatcccct gattctgtgg ataaccgtat  
4861 taccgctttt gattgagctg ataccgctcgc ccgcagccga acgaccgagc gcagcgagtc  
4921 agtgagcgag gaagcgggag agcgcctgat gcggtatttt ctcttacgc atctgtcgg  
4981 tatttcacac cgcataatgt gactctcag tacaactcgc tctgatgcc catagttaa  
5041 ccagataca ctccgctatc gctacgtgac tgggtcatgg ctgcgcccc acaccgcca  
5101 acaccgctg acgcgcctg acgggcttgt ctgctcccgg catccgctta cagacaagct  
5161 gtgaccgtct ccgggagctg catgtgtcag aggttttca cgtcatcacc gaaacgcgcg  
5221 aggcagcaag gagatggcgc ccaacagtc cccggccacg gggcctgcca ccataccac  
5281 gccgaaacaa gcgctcatga gccgaagtg gcgagccga tcttcccat cggatgatc  
5341 ggcgatatag gcgccagcaa ccgcacctgt ggcgcgggtg atgccggcca cgtatcgtc  
5401 ggcgtagagg atctgctcat gtttgacagc ttatc

//

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

---

