

# M5 His-Tag Rabbit Polyclonal Antibody

## 抗 His 标签兔多克隆抗体使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Anti-His Tag Rabbit Polyclonal Antibody	50 $\mu$ l	MF082-R-T
M5 Anti-His Tag Rabbit Polyclonal Antibody	100 $\mu$ l	MF082-R-01

### 【STORAGE】

Store at -20°C. Stable for one year from the date of shipment.

### 【BACKGROUND】

该抗体可高度特异识别重组蛋白 C 末端或 N 末端或内部的六个连续组氨酸标签，而不受邻近氨基酸组成的影响，可用于检测各种表达载体表达的 His-Tag 融合蛋白。

### 【SOURCE】

人工合成(His)6 多肽。

### 【SPECIFICITY】

His-Tag Rabbit Polyclonal antibody detects over-expressed proteins containing the His epitope tag.

### 【REACTIVITY】

All

### 【ISOTYPE】

Rabbit IgG1

### 【Concentration】

1mg/ml

### 【RECOMMENDED ANTIBODY DILUTIONS】

Western blotting	1:1000-5000
ELISA	1:1000-20000

For Western blots, incubate membrane with diluted antibody in 5% w/v nonfat dry milk, 1X TBS, 0.05% Tween-20 at 4°C with gentle shaking, overnight.

### APPLICATION DATA

### 【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。