

M5 封闭山羊血清 Normal Goat Serum 使用说明书

| 产品名称 | 单位 | 货号 |
|-----------|------|----------|
| M5 封闭山羊血清 | 10ml | MF476-01 |

【储存条件】

-20℃保存

【产品简介】

封闭血清适用于免疫组化或者免疫荧光实验中样本的封闭。可以封闭待检样本中与蛋白质非特异性结合的位点，另外还可以封闭样品中内源性的 Fc 片段结合位点，阻断抗体与样品中的 Fc 受体结合，从而降低背景，减少假阳性。在选择封闭血清时，要注意封闭血清中不能含有目标蛋白，且与一抗来源不同，可用与二抗相同来源的封闭血清。

【使用方法】

使用时，用 PBS (0.01mol/LpH7.2-7.4) 将封闭血清原液稀释 10 或 20 倍，配成 10%或者 5%的工作液，直接滴加在组织切片或者细胞涂片上，37℃孵育 10-30 分钟，清除血清，勿洗，滴加适当比例稀释的一抗工作液，37℃孵育 1-2h 或 4℃过夜。

【注意事项】

1. 使用时请在洁净台操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。