

## M5 Hiper 水浴锅抑菌剂 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Hiper 水浴锅抑菌剂	100ml	MF953-01

### 【储存条件】

常温运输，室温（15~30℃）保存。

### 【产品简介】

专门用于清除和抑制水浴锅中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品，经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对水中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7-10 天，多次使用即可清除。

### 【主要成分】

阳离子抗菌素

### 【作用原理】

本产品是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力，达到彻底清除的作用。

### 【产品特色】

广谱性——对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用；  
安全性——对小鼠和兔子做过相应灌喂及刺激试验，无任何不良反应；  
针对性——专门用于清除水浴锅中水体的微生物污染；  
理化性质——无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10 天即可完全降解；  
其他——操作方便，不会出现细菌耐药性等问题。

### 【使用方法】

- (1) 请佩戴乳胶手套操作；
- (2) 直接按照 1:1000 的比例向水浴锅中加入本品，每 7-10 天处理一次；

### 【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。