

M5 特美汀（新型革兰氏阴性菌抗生素）

Product	Unit	Cat.#
M5 特美汀（新型革兰氏阴性菌抗生素）	3.2g	MF632-01
M5 特美汀（新型革兰氏阴性菌抗生素）	5x3.2g	MF632-05

【Storage】：2~8° 条件下保存，2 年有效期；-20° 条件下保存，5 年有效期

【产品介绍】：

Timentin 其组分为替卡西林钠及克拉维酸钾，按有效酸计，替卡西林钠与克拉维酸钾的配比为 15:1，替卡西林是青霉素类杀菌试剂，而克拉维酸则是一种不可逆性高效 β -内酰胺酶抑制剂。多种革兰氏阳性菌（G+）和阴性菌（G-）都能产生 β -内酰胺酶，这类酶能在青霉素作用于病原体之前将其破坏。克拉维酸通过阻断 β -内酰胺酶破坏细菌的防御屏障，恢复替卡西林敏感性。克拉维酸钾单独抗菌作用甚微，但与替卡西林配置后使本品成为具有广谱杀菌作用的抗生素，适用于对广泛的细菌感染性疾病的经验治疗。

成份：替卡西林钠及克拉维酸钾，按照 15:1 比例组成，其中替卡西林钠纯度大于 99.1%，克拉维酸钾纯度大于 99.2%。为无菌包装，无需过滤灭菌，直接配制使用。

常用与抑制农杆菌生长，特别在胚性愈伤组织再生系统中，能达到很好的抑菌和再生效果。

【使用浓度】：

300 mg/L ; 400 mg/L ; 500 mg/L 为了达到更加的使用效果，建议设置 3~5 个梯度

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。