

M5 Glycerol Gelatin aqueous slide mounting medium 甘油明胶封片剂

Product	Unit	Cat.#
M5 甘油明胶封片剂	10ml	MF628-01

【Storage】：-20℃保存，一年有效。短期使用可放 2-8℃

【产品介绍】： 甘油明胶封片液(Glycerol Jelly Mounting Medium)是一种参考经典的 Kaiser 方法配制的水性封片液，但经过改良，不再含剧毒苯酚，可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。本甘油明胶封片液中的主要有效成分为明胶和甘油。

【注意事项】： 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【操作步骤】：

封片液在温度较低时呈固态，使用前须在 37-50℃温育，并在完全溶解后使用。

1. 贴壁细胞样品：

- 染色完毕后，吸尽液体。
- 滴一滴甘油明胶封片液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
- 随后即可通过显微镜观察样品。

2. 组织切片：

- 染色完毕后，吸尽液体。
- 滴一滴甘油明胶封片液于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
- 随后即可通过显微镜观察样品。

3. 其它样品：

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"