

M5 Avidin-FITC 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Avidin-FITC	0.5ml	MF604-01

【储存条件】

-20℃避光保存，有效期 12 个月。

【产品组成】

1ml FITC-Avidin 产品中含 1mg 高度亲和纯化 Avidin, F/P==3/1;

缓冲剂成分: 0.01M PBS, 0.01%Thimerosal。

其中 Avidin 经化学修饰, 等电点由 pH10 降为 pH6.5。

【标记方法】

FITC 标记采用 Hijmans,W.,et al.所研究的方法。

(参考文献: Hijmans,W.,et al. Clin.Exp.Immunol.,4,

【使用方法】

FITC 标记试剂稀释液: PBS 或 TBS 缓冲液, 加入试剂级 BSA 至 1%。使用上述稀释液, 免疫荧光法按 1: 10-1:100 稀释, 具体的稀释度须自己预先确定。稀释后溶液应于当天使用, 未用完的应弃置。若产品存在微量沉淀, 可离心后使用。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时, 本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。